



扫码关注ZOYET
获取更多信息详情

上海众御实业有限公司
SHANGHAI ZHONGYU INDUSTRIAL CO., LTD.

中国区营销中心

地址：上海市徐汇区天钥桥路811号
电话：+86-021-56351153
传真：+86-021-56351153
网址：www.zoyetsafe.com


工厂

地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇
石塘湾西石路28号
电话：+86-0510-82323896
邮箱：sales@zoyet.com

ZOYET[®]

统一服务热线：4000-663-518

Safety protection equipment manufacturers

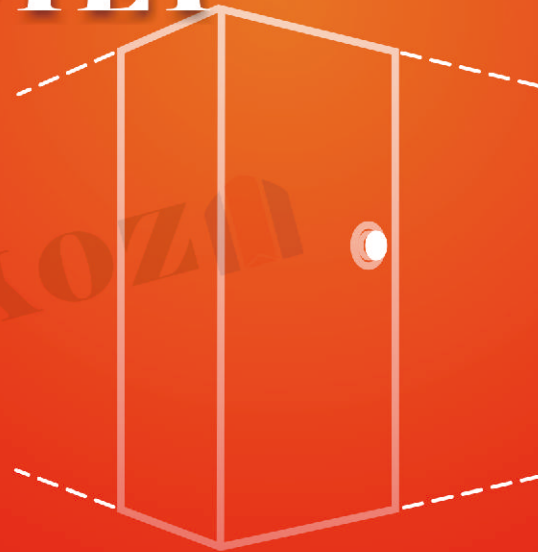

众御实业

安全防护设备制造商



上海众御实业有限公司

SHANGHAI ZHONGYU INDUSTRIAL CO., LTD.



公司简介

上海众御实业有限公司研发生产：化学品安全柜、室外化学品暂存柜、酸碱存储柜、油桶柜、毒麻药品柜、紧急器材柜、防火柜、防磁柜、保密资料存储柜等几大系列，100多个品种。众御安全柜符合日本JIS工业标准，符合美国UL保险商实验室认证标准，荣获欧盟CE认证，达到ISO9001标准要求。众御已获国家知识产权局实用新型专利及外观设计专利，其“ZOYET”（众御）商标已在国家工商行政总局注册。

众御产品应用于学校实验室、医疗、石油化工、新能源、军工、机械制造、轨道航空、政府机构等领域。合作客户分布办公家具、档案保管、IT机房、电子制造、新能源研发、仓储物流、实验室设备、劳动防护等各大行业。公司保持与高校、科研实体的紧密合作，坚持在产品及服务方面不断立新。公司长期坚持面向和服务社会的理念，以技术研发为先导，开展交流与合作，不断的将合作成果转化和服务于安全防护领域。

产品目录

工业、实验室、科研领域

化学品安全储存柜	02
油桶柜	04
毒麻药品柜	06
全钢防爆气瓶柜	10
电池充电柜	16
智能型易燃品毒害品柜	18
强酸强碱储存柜	22
PP通风柜	24
PP药品柜/试剂柜/器皿柜	27
室外化学品暂存柜	28

办公领域

防火防磁柜	30
防磁信息安全柜	34
防磁防潮柜	38
柜门式防火柜	42



化学品安全储存柜



获欧盟CE认证,符合EN 14470对易燃液体储存柜的认证标准、符合美国国家消防协会(NFPA)NFPA CODE 30及美国职业安全健康管理局(OSHA)OSHA 29 CFR 1910.106规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》

高性能的化学品安全储存柜用于存储易燃易爆液体及危险化学品,降低火灾风险,确保人员及工作环境的安全。

- 1、防火安全柜整体为双层防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm。
- 2、柜身底部高于50mm的防漏液槽,防止化学液体的外溢。
- 3、防溢漏式层板防止意外泄漏的化学品四溢,每隔间距60mm可上下任意调节。
- 4、三点联动锁头防静电设计,减少摩擦或机械火花。
- 5、柜身两侧设有防火装置的通风口,有效降低柜内挥发性物质浓度。
- 6、设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,防止静电火花。
- 7、底部地脚可调节柜体水平。



化学品安全储存柜参数

容积 (加仑/升)	高×宽×深 (mm)	标配层板	调节地脚	门类型
4/15	560×430×430	1块	—	单门/手动
12/45	890×590×460	1块	—	单门/手动
22/83	1650×590×460	2块	—	单门/手动
30/114	1120×1090×460	1块	4个	双门/手动
45/170	1650×1090×460	2块	4个	双门/手动
60/227	1650×860×860	2块	4个	双门/手动
90/340	1650×1090×860	2块	4个	双门/手动
110/410	1650×1500×860	2块	—	双门/手动



油桶柜



单 桶



双 桶



组合式



滚 轴



斜 坡

众御油桶柜依照OSHA标准进行设计及制造, 专业用于存储单桶和两桶标准竖型油桶。双层钢板设计及防爆功能确保您存储物的安全。单桶或双桶式储存柜底部均配有旋转式滚轴, 方便操作者推入或移出油桶, 柜身内部配备可调层板, 便于存放工具或油泵等其他物品, 提高空间利用率。

- 1、众御油桶柜用来储存标准55加仑/200升标准竖型油桶
- 2、标准配件: 油桶滚抽、可调节层板 (每隔间距60mm可上下任意调节)
- 3、我公司可以根据客户要求提供定制服务

油桶柜参数

容积 (200L/桶)	高×宽×深 (mm)	标配层板	标配滚轴	门类型
单桶	1650×860×860	1块	1组	双门/手动
双桶	1650×1500×860	1块	2组	双门/手动
单桶(组合式)	1650×1500×860	2左1右	1组	双门/手动

毒麻药品柜



获欧盟CE认证, 符合EN 14470对易燃液体储存柜的认证标准、符合美国国家消防协会(NFPA)NFPA CODE 30及美国职业安全健康管理局(OSHA)OSHA 29 CFR 1910.106规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》

高性能的毒麻药品柜用于存储毒性化学品, 如化学试剂MSDS标注“有毒 (TOXIC)”的化学品, 广泛用于化工、高校实验室、科研院所等。

- 1、防火安全柜整体为双层防火钢板构造, 两层钢板之间间隔38mm。
- 2、柜身底部高于50mm的防漏液槽, 防止化学液体的外溢。
- 3、防溢漏式层板防止意外泄漏的化学品四溢, 每隔间距60mm可上下任意调节。
- 4、采用电子密码锁+机械锁双锁管控, 提高设备安全性, 符合GB3836.1、GB3836.4和GA/T543的相关要求。
- 5、柜身两侧设有防火装置的通风口, 有效降低柜内挥发性物质浓度。
- 6、设有静电接地传导端口, 方便连接静电接地导线, 防止静电火花。
- 7、底部地脚可调节柜体水平。

毒麻药品柜参数

容积 (加仑/升)	高×宽×深 (mm)	标配层板	调节地脚	门类型
12/45	890×590×460	1块	-	单门/手动
22/83	1650×590×460	2块	-	单门/手动
30/114	1120×1090×460	1块	4个	双门/手动
45/170	1650×1090×460	2块	4个	双门/手动
60/227	1650×860×860	2块	4个	双门/手动
90/340	1650×1090×860	2块	4个	双门/手动

电子密码锁使用说明

● 出厂密码: 个人码“1234”, 管理码“123456”

- 1、“#”键为启动键, 按“#”键可开启液晶屏及线路板进入工作状态。
- 2、“*”键为清除键, 用于输入错误数字的清除, 每按一次“*”键清除一位数。
- 3、每按一次数字键蜂鸣器叫一声, 液晶屏显示该数字, 表示数字已输入, 任何键按下10秒左右, 无后续操作, 电路板自动进入睡眠“sleep”状态。屏上显示年、月、日和钟点、分钟、星期, 按下“#”唤醒重新操作。



● 个人密码修改分两种, 随机发货, 如果第1种不行就试第2种:

- 1、“*”键设置: 按“#”, 输入个人密码按“#”键确认, “嘀”二声, 屏显“Open”表示密码正确, 锁开6秒, 在6秒内按“*”键显示“-----”表示可设置密码, 任意输入1-8位的新密码+ “#”键确认, 屏显“INTO”, 表示新密码修改成功。
- 2、绿色按钮设置: 在开门状态, 按内侧绿色按钮, 蜂鸣器一声短叫, 此时可输入您的个人密码(可任意输入1-8位数), 输入完毕, 按“#”键确认, 屏显“INTO”, 表示修改成功。

管理码修改分两种, 随机发货, 如果第1种不行就试第2种	1、* 键设置: 按“#”, 屏亮, 输入管理码后, 按“#”键确认, “嘀”二声, 屏显“Open”并蓝屏点亮表示密码正确, 开锁6秒, 在6秒内按下“*”显示“-----”, 表示可设置管理密码, 任意输入1-8位的密码后按“#”键确认, 同时显示“INTO”, 表示管理密码输入成功。 2、绿色按钮设置: 按#, 按二次“0”键, 按内侧绿色按钮, 蜂鸣器一声短叫, 此时可输入管理密码(可任意输入1-8位数), 输入完毕, 按“#”键确认, 屏显“INTO”表示管理码修改成功。
开门	1、按“#”键唤醒屏, 输入正确的1-8位个人码或管理码后, “嘀”二声, 屏显示“Open”并蓝屏点亮表示密码正确, 电磁铁吸合6秒, 可进行开门, 锁门动作。 2、密码不正确, 则屏显示“Error”, 重新输入, 若三次错误, 报警一分钟。输入正确密码可解除报警。
密码功能	按“#”键唤醒, 输入密码前按“*”键, 则所输入的密码不显示。开门后自动恢复不隐数。
日期与时钟设置	待机状态下, 按“*”键, 进入修改时间状态, 按“0”和“8”改变, 按0减, 按8增。相应的设置位闪烁后自动确认, 保存新的时间。系统对输入数字有自动鉴别, 超过范围的无效值不予确认。
振动报警的设置与解除(可选功能)	睡眠状态下按“0”键, 屏显示“BELL ON”并进入警戒状态, 保险箱受到振动就会报警。报警后, 输入正确密码屏显“OPEN”并蓝屏点亮。电磁铁吸合6秒, 警戒自动解除。如不输入, 正确密码一分钟自动停止报警, 但警戒不解除。
开门记录查询(可选功能)	输入正确密码开门, 当显示屏显示“open”消失, 蓝屏背光灯尚亮时, 按一下“0”键, 显示屏显示上一次开门的时间, 先显示日期, 后显示时间, 再显示“PASS1”为个人密码开门、“PASS2”为管理密码开门。当显示屏显示的“PASS1”或“PASS2”还未消失的时候, 再按一下“0”键, 则显示再上一次的开门记录, 以此类推, 可查阅14次开门的记录。
其它	1、使用四节1.5V碱性电池, 开门时屏显“LO-BATTE”, 表示欠压, 电池标号随之减少, 提醒您更换电池。 2、电池电压不足时, 可使用外接电源操作。工作电压: 4.5-6.0V。 3、因忘记密码或因其它丢失了密码, 可通过按“AN”键复位到出厂的统一密码, 个人码“1234”, 管理码“123456”。



全钢防爆气瓶柜/Ex整体防爆气瓶柜



Ex整体防爆气瓶柜参数

容积 (40L/瓶)	高×宽×深 (mm)	标配	颜色	门类型
双瓶	1990×900×450	排风系统 报警系统	Ex整体防爆 灰色	双门/手动

众御防爆气瓶柜针对应用于冶金、化工、石油、石化、轻工、焦化、市政、制药危化品或者有毒气体存储有要求而设计的产品。采用国内先进的传感器，能满足客户对危化品存储的环境要求。用于提高局部的排气通风，保护钢瓶（气瓶）不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。

- 1、报警器（选配）：采用专用气体探测器，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。
- 2、排风系统：采用MAXAIR型号风机，配合报警装置，一线连接，在报警后自动启动排风装置，直至气体浓度低于芯片切点设定值。
- 3、通过智能控制器设定报警浓度。
- 4、发生报警时，风机强制启动，当浓度下降至安全范围内风机关闭。
- 5、抱箍：采用优质塑料，抱箍固定链，防止气瓶倾倒。
- 6、视窗：采用5mm厚度有机玻璃，钢板镶边固定。
- 7、活动翻板：采用3mm厚度钢板，面磷化处理配合车间固定铰链使用，便于气瓶的装卸。

防爆气瓶柜参数

容积 (40L/瓶)	高×宽×深 (mm)	标配	颜色	门类型
单瓶	1800×600×450 1900×600×450	排风系统	全钢，灰色 防爆，灰色	双门/手动
双瓶	1800×900×450 1900×900×450	排风系统	全钢，灰色 防爆，灰色	双门/手动
三瓶	1800×1200×450 1900×1200×450	排风系统	全钢，灰色 防爆，灰色	双门/手动
四瓶	1800×1500×450 1900×1500×450	排风系统	全钢，灰色 防爆，灰色	双门/手动



防爆气瓶柜使用说明



● 产品参数

- 1、电源参数: 工作电压: 220V AC
控制电压: 24V DC
工作电流: 4-6A
- 2、报警方式: 80dB分贝声光报警器
- 3、排风方式: 风扇

● 工作原理

- 1、面板上有智能控制器、蜂鸣器、指示灯。
- 2、蜂鸣器: 当前柜内气体浓度超过芯片浓度时, 蜂鸣器进行报警; 同时, 风扇进行排风处理。

气体探测器使用说明

气体探测器适用于工业环境中可燃气体、有毒有害气体及氧气、二氧化碳气体的泄露浓度探测。

警告: 严谨在作业现场对探测器进行带电开盖! 请勿自行维修和拆卸仪器!




● 主要技术指标

检测气体: 可燃、液体蒸气TVOC、有毒有害、氧气、CO2 等
采样方式: 自然扩散
测试范围: (0~100%)LEL
0~****PPM (可定制)
测量误差: 满量程±3%LEL
环境温度: -20℃~50℃
相对湿度: <95%
电 源: DC24V±25%

● 注意事项

- 1、气体探测器出厂前均经检查测试, 为保证测量精度, 应定期进行校准标定, 一般半年校准一次, 也可根据现场有关规定进行。
- 2、对于混合性可燃气体或液体蒸气等监测气样与标定气样不同的环境, 探测器检测结果会与实际气体浓度有一定误差。
- 3、勿使气体探测器经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气样, 否则会损失传感器工作寿命。
- 4、探头处不得有快速流动气体直接吹过, 否则会影响测试结果。
- 5、取得防爆合格证的产品, 不允许随意更换、改动影响防爆性能的元器件或结构。

智能控制器使用说明

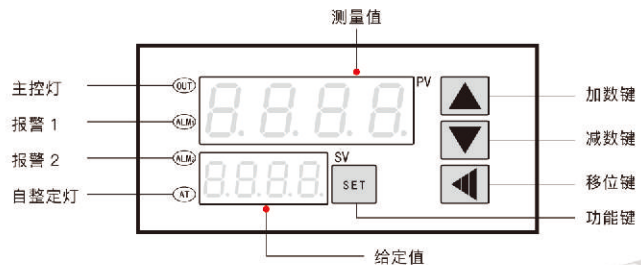

● 参数设置方法

1、给定值设置:

上电后, 按▼或▲键3秒, 仪表下排显示窗小数点闪烁, 进入给定值设定状态, 此时仪表上排显示测量值, 下排显示给定值, 此时分别按◀、▼、▲键可调整给定值, 调好后按SET键确认退出。

2、其它参数设置:

上电后, 按SET键约3秒, 仪表进入参数设置状态, 仪表将按参数代码1_23依次在上显示窗显示参数符号, 下显示窗显示其参数值, 此时分别按◀、▼、▲键可调整参数值, 调好后按SET键确认保存数据, 转到下一参数继续调完为止。中途如按SET+◀则可保存数据快速退出设置状态; 如设置中途间隔10秒未操作, 仪表也将自动保存数据, 退出设置状态。

仪表LOCK为密码锁, 为0时允许修改所有参数。为1时, 只允许修改给定值。大于1时, 禁止修改所有参数。用户禁止将LOCK值设置为大于50, 否则将有可能进入厂家测试状态。


3、参数显示属性设置区: (决定显示或隐藏)

按SET+▲键3秒, 仪表进入参数显示属性设置区, 仪表上显示窗将按《五、参数代码及符号》依次显示1_23所列参数符号, 按ADD键下显示窗显示“YES”, 表示该参数能显示或修改, 按SUB键下显示窗显示“NO”, 表示该参数将隐藏而不可修改, 按SET键将转下一参数, 待设置结束后仪表将保存数据退出。将用户不常修改的参数设置好后再隐藏可使仪表操作变得简单。

4、手动调节: 上电后, 按◀键约3秒进入手动调整状态, 下排第一字显示“H”, 此时可设置输出功率的百分比; 再按◀键约3秒可退出手动调整状态。

● 注意事项

1. PV窗口显示“HH”时表示断偶、测量值超载或传感器型号不配; 显示“LL”时表示测量值超过下限或传感器接反。
2. 因仪表可设置参数隐藏功能, 初次接触仪表人员可能会因上面参数表中有些参数在仪表中没有, 而误以为仪表不正常, 此时只要按【参数设置方法: 3.参数显示属性设置区】操作即可恢复。

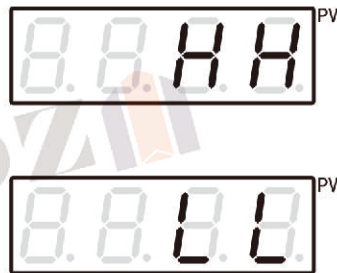

电池充电柜

1、双层防火结构，柜内循环通风设计表面喷涂无铅的环氧树脂漆，高温固化，耐腐蚀。

2、柜体内部及顶部设置循环风口，柜内空气通过风机排放至室外，安全性高。

3、层板底部安装LED照明灯，开门即立刻启动，LED灯可随层板移动实现无炫目照明。




4、镀锌层板可任意调节高度，层板承重30kg。底部防渗漏PP托盘，可盛装泄漏的电解液等腐蚀性液体。




5、每组充电插座设置独立开关按钮控制，布线安全，条理分明。

电池充电柜用于手枪钻电池及其他小型电动工具电池的充电及存储，降低因电池自燃产生的二次事故概率，保护周围物品及人身安全。柜内温湿度超过设定值时启动风机和蜂鸣器；烟感探头探测到烟雾时启动蜂鸣器报警并关闭风机，插板电源自动断电。

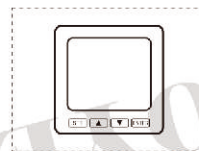

温湿度仪表：
设定温度与湿度的报警值（出厂时已设置好，用户可以根据使用的实际情况进行设置）

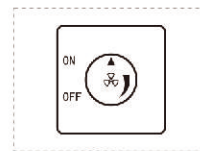

风机调速：
任何情况下必须为开启状态，顺时针调节降低风机转速，反之提高风机转速



自动/手动风机：
自动状态，柜内温湿度超过设定值启动抽风



自动/手动风机：
手动状态，人为手动开启、关闭抽风

蜂鸣器：温度、湿度、烟感报警

1号插排—4号插排：分别控制1—4号插排电源

电源开关：控制充电柜总电源

风机运行指示：风机在开启状态下亮，风机关闭状态下不亮

电池充电柜参数

柜体结构	高×宽×深 (mm)	标配层板	风机配置	门类型
双层/单层	1800×1000×500	4块	内置/外置	有可视窗/无可视窗

智能型易燃品毒害品柜



• 产品内部配置

- 1、报警器（选配）：采用专业气体探测器，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。
- 2、排风系统：采用MAXAIR型号风机，配合报警装置，一线连接。当发生报警时，风机强制启动，直至气体浓度低于芯片切点设定值，风机运行延时10分钟关闭。


专业存储各类既需严格温度控制，又需高度安全保障的物品。内置防爆气体探测器，搭配温湿度探测器、联动风机，实现自动检测及排风处理，实时监控内部储存空间，降低危化品泄漏造成的伤害。有效管理大量药品或样品，具有抗腐蚀性。

- 1、内置特种过滤机芯，无需外排管道，插电即可使用。
- 2、内设三色阶梯式PP层板，搭配PP内胆，确保各种化学品安全存储。
- 3、智能化管锁锁具，提高管理安全性的同时，增加智能化数据管理。
- 4、适用于学校、化工、实验室、科研机构等药品存储等场所。

智能型易燃品毒害品柜参数

容积（加仑/升）	高×宽×深（mm）	标配层板	型号	门类型
30/114	1280×1090×460	1块	触摸显示屏 温湿度控制器仪表操作	双门/手动
45/170	1810×1090×460	2块	触摸显示屏 温湿度控制器仪表操作	双门/手动
60/227	1810×860×860	3块	触摸显示屏 温湿度控制器仪表操作	双门/手动
90/340	1810×1090×860	3块	触摸显示屏 温湿度控制器仪表操作	双门/手动
-	1840×900×510	3块	触摸显示屏	双门/手动
-	1960×900×510	3块	触摸显示屏	双门/手动

智能型柜触屏使用说明

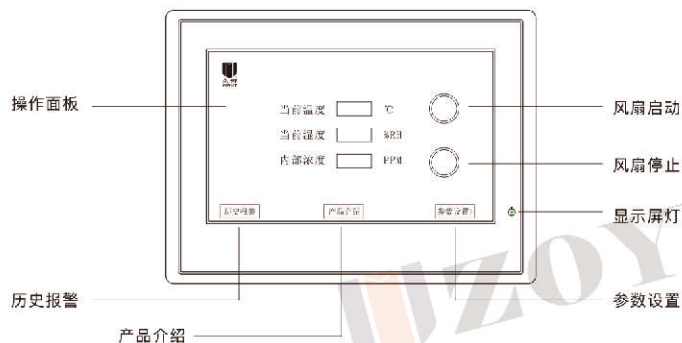

产品参数

- 1、电源参数: 工作电压: 220V AC
控制电压: 24V DC
工作电流: 4-6A
- 2、报警方式: 80dB分贝声光报警器
- 3、排风方式: 风扇

工作原理

- 1、面板上有蜂鸣器、按钮, 触摸屏。
- 2、蜂鸣器: 当前柜内气体浓度超过芯片浓度报警设定时, 蜂鸣器进行报警; 同时, 风扇进行排风处理。

触摸屏操作流程

1、开机后点击任一图片进入操作界面



操作界面设有风扇启/停按钮, 并根据下方设定时间进行工作。内部浓度为实时监测柜内浓度, 当超过报警浓度时, 蜂鸣器工作发出报警。

2、进入参数设置



风机启动、停止时间均为10分钟, 报警浓度默认为20PPM或者20%, 用户可根据实际情况行设置。

3、进入历史报警界面



可查阅历史报警信息, 并可以做手动清除信息。



强酸强碱储存柜



获欧盟CE认证, 符合美国国家环境保护局 (EPA) EPA 264.175、美国职业安全健康管理局 (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》

瓷白色PP聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜用于各种腐蚀性化学品的存储, 如硫酸, 硝酸, 乙酸, 硫磺酸等, 保护操作者及周围人群安全。


- 1、采用聚丙烯 (PP) 板材无缝焊接而成, 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。板材可根据客户要求选用8mm、10mm的厚度。
- 3、柜内聚丙烯防泄漏托盘, 可单独取出调节上下层的空间, 四周立边设计有一定程度的防溢效果。
- 4、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。
- 5、为提高安全性管控, 储存柜设置双人双锁管理。
- 6、内嵌式门把手和PP铰链的设计使得柜子整体防腐蚀。
- 7、底部地脚可调节柜体水平。

强酸强碱储存柜参数

容积 (加仑/升)	高×宽×深 (mm)	标配层板	调节地脚	门类型
4/15	560×430×430	1块	4个	单门/手动
12/45	890×590×460	1块	4个	单门/手动
26/100	900×910×600	1块	4个	双门/手动
30/114	1120×1090×460	2块	4个	双门/手动
45/170	1650×1090×460	2块	4个	双门/手动
60/227	1650×860×860	2块	—	双门/手动
90/340	1650×1090×860	2块	—	双门/手动

PP通风柜

上部柜体: 采用瓷白色PP(聚丙烯)板材, 经过同色同质焊条无缝焊接而成, 耐酸碱性能优异, 隔热性好。顶部设有排气孔, 可安装风机, 获取最大的废气捕捉性能。柜中的导流板由同质PP材质制作, 耐酸碱。

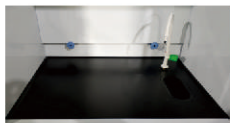

操作台面: 通风柜台面内侧四周有立边, 立边整体焊接成型, 挡水防渗。台面材质和水槽可根据客户需求配置。

下部柜体: PP材质的强腐蚀性化学品储存柜, 无缝焊接不易泄漏, 柜体结构稳固且耐用, 具有良好的承重性。



集气罩: 耐酸碱PP材质, 标配250mm出风口(出风口尺寸可根据需求定制)

调节门: 采用5mm厚的钢化玻璃制成, 钢索悬挂连接。四周边框为PP C型槽, 嵌入式结合, 以确保安全及耐用性。



电路设备: 液晶屏集成控制器面板, 可视化控制各项参数, 含风机开关、照明开关、总电源开关等。通风柜两侧均装设有带防溅盖的电源插座。

通风柜将有效排除实验过程产生的有害气体和微尘物, 为实验室创造良好的工作环境, 也保护了实验人员的身体健康。具有药品柜、溶剂储存柜的功能。

适用于各类高洁净度实验室如: 痕量金属实验室、药物实验室、生物实验室、半导体实验室。广泛应用于化工、医学、汽车、钢厂、大学以及科研机构等行业。

PP通风柜参数

高×宽×深	2350×1200×850mm	2350×1500×850mm	2350×1800×850mm
移门最大开度	820mm（标准垂直调节门）		
台面材质	PP板材；可选配实芯理化板台面、环氧树脂台面或陶瓷台面等		
操作视窗	透明钢化玻璃，厚度5mm		
集气罩	采用锥形缩口集气风罩		
标准配置			
照明设备	全罩式日光灯		
电源插座	AC220V/10A 4只		
电路控板	日光灯、液晶板面式开关和总控电路板各1只		
水阀	纯水/自来水 1只（选配）		
PP水槽	1只（选配）		

PP通风柜控制器使用说明

启动控制器: 控制器通电后, 控制器开启风阀, 等待风阀闭合, 以防止外部气体倒灌。风阀限位闭合后, 系统关闭液晶显示屏, 进入关机状态。

开关机: 按住“”键1秒, 系统启动, 提示一长音, 系统开机。在开机状态按住“”键1秒, 系统关机, 所有输出关闭。此时如果风阀限位开关没有闭合, 系统将自动启动风阀执行器, 将其闭合。

• 工厂设定模式

在关机状态, 同时按住“”“风机”键3秒, 系统启动, 提示一长音, 系统开机进入工厂设定模式。

开机后, 液晶显示屏左下角光标闪烁, 等待输入保护密码。客户不相同保护密码均不相同, 详情请见送货单。

密码输入完毕后, 按确定键, 密码正确显示设定内容。如错误, 则返回关机状态。

在设定状态中, “当前值”框内显示的为设定项, 在“设定值”中显示的为设定值。按“设置”键, 切换设定内容, 设置完毕后按确定键保存。



设定项序号	对应设定内容	对应范围
1	风阀执行器总时间, 单位: 秒	50-60秒
2	系统各部件测试	
3	风机开启的最小风阀角度	5-60度
4	风机延时关时间, 单位: 秒	5-60秒

PP药品柜/试剂柜/器皿柜

PP聚丙烯材质的药品柜, 用于各类药品及绝大多数腐蚀性化学品的存储。柜内聚丙烯防泄漏托盘, 可单独取出调节上下层的空间, 四周立边设计有一定程度的防溢效果。醒目的腐蚀性化学品警示标识, 便于现场管理与区分。双挂锁设计, 满足双人双锁管理要求。



PP药品柜参数

视窗配置	高×宽×深 (mm)	标配层板	调节地脚	门类型
无	1800×900×450	2块	4个	双门/手动
有	1800×900×450	2块	4个	双门/手动
无	1800×900×450	2块	4个	四门/手动
有	1800×900×450	2块	4个	四门/手动

室外化学品暂存柜



获欧盟CE认证, 符合EN 60079对室外安全存储柜的认证标准、符合美国国家消防协会(NFPA)NFPA CODE 30及美国职业安全健康管理局(OSHA)OSHA 29 CFR 1910.106规范、产品均由太平洋保险公司承保

众御环保型室外化学品暂存柜根据存储内容物的不同, 为客户提供不同功能性防爆柜。

系统组成模块:

防爆温控系统、防爆通风系统、活性炭净化系统、柜内消防系统、柜内环境监测系统、防爆配电及控制系统、智能管理系统、防爆照明系统、泄压系统、应急喷淋系统、门禁系统、防泄漏系统、防雷防静电系统等...

室外化学品暂存柜参数

危险废弃物暂存柜		型号	ZYCCX4000-1	ZYCCX4000-2	ZYCCX4000-3
高×宽×深	mm		2800×6000×2300	2800×9000×2300	2800×12000×2300
门体结构			对开门		
步入式危化品暂存柜		型号	ZYCCX3000-1	ZYCCX3000-2	ZYCCX3000-3
高×宽×深	mm		2800×6000×2300	2800×9000×2300	2800×12000×2300
门体结构			对开门		
层架式危化品暂存柜		型号	ZYCCX5000	ZYCCX6000	ZYCCX7000
高×宽×深	mm		3000×7000×1800	3400×7000×1800	3200×7000×1800
容量	IBC 个		-	6×2层	6
	Drum 个		16×2层	-	16
门体结构			对开门 (滑门、拉门可选)		
备注			IBC=1000升方桶, Drum=200升标准圆桶		

防火防磁柜



产品内部配置

- 1、本系列产品出厂锁具标准配置为一把机械防火锁, 可根据用户实际需求选配防火密码锁。
- 2、上方抽屉配有联锁装置, 可用一把钥匙控制开启整台防火防磁柜的抽屉。抽屉每次闭合后, 自动锁扣系统会将抽屉自动扣紧。

获欧盟CE认证, 7000高斯防磁认证 (柜外施加7000高斯的较强磁场, 柜内磁感应强度小于4高斯)、通过JIS 2小时防火认证、SGS认证、国家质量监督检验机构检测。实行双人双锁管理, 加强各类纸质文件及电子数据存储设备的管理, 确保资料的保密性。如:

纸质文件: 档案、凭证、合同、字画、股票、债券等

磁介质设备: 磁盘、磁带、微缩片、胶卷、录音带、录像带、U盘、VCD/DVD、可移动磁盘等

- 1、双层加厚电镀锌钢板构造, 内部注有专业防火材料, 防火性能得到提升。
- 2、防火防磁柜抽屉内部为标准尺寸, 可放置F4可调式文件夹。根据文件夹数量任意调节置放位置, 便于资料统一整理。
- 3、整体抗震结构、防火隔热、防尘防水, 是档案管理的理想产品。




防火防磁柜参数

抽屉配置	高×宽×深 (mm)	锁具配置	防火时间
2	864×551×824	钥匙锁、机械密码锁 (锁具可根据需求选配)	1小时防火等级
3	1231×551×824		
4	1598×551×824		
2	864×551×824	钥匙锁、机械密码锁 (锁具可根据需求选配)	2小时防火等级
3	1231×551×824		
4	1598×551×824		



防火防磁柜密码锁使用说明

在开锁之前, 须仔细阅读核对开锁说明。在刻度盘上面部分, 中心标线是用于通常的转号和开锁, 即开锁标线 (M标记)。本锁是一种精密性锁, 因此在操作过程中须慢慢地、平稳地转动刻度盘。

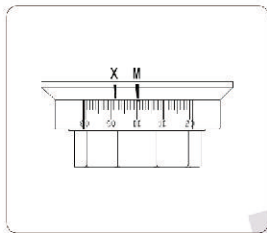

• 开锁程序

一、当锁只有一个号码时 (如“50”), 开锁方法如下:

逆时针旋转刻度盘3圈以上, 使开锁标线 (M标记) 最后对准“50”数字, 再顺时针旋转刻度盘至极限位置, 锁即打开。

二、当锁有三个号码时 (如“26-9-68”), 开锁方法如下:

- 1、逆时针转动刻度盘四圈, 最后开锁标线 (M标记) 对准“26”。
- 2、顺时针转动刻度盘, 最后开锁标线 (M标记) 第三次对准“9”。
- 3、逆时针转动刻度盘, 最后开锁标线 (M标记) 第二次对准“68”。
- 4、顺时针用力转动刻度盘, 至极限位置, 锁即打开。

修改成1个号码 如“88”步骤	逆时针旋转刻度盘3圈以上, 使原始号码“50”对准换码标线 (X标记), 按住不动。用力将钥匙插进锁的背面孔内, 并使钥匙缺口前部分全部进入, 然后逆时针拨动直至停止 (大约90°), 并将钥匙留在钥匙孔内。再逆时针旋转刻度盘3圈, 最后一圈使换码表线 (X标记) 对准设定的号码如“88”, 按住不动, 使钥匙恢复到原位拉出, 换码程序完成。
修改成3个号码 如“19-73-58”步骤	逆时针旋转刻度盘3圈以上, 使原始号码“50”对准换码标线 (X标记), 按住不动。用力将钥匙插进锁的背面孔内, 并使钥匙缺口前部分全部进入, 然后逆时针拨动直至停止 (大约90°), 并将钥匙留在钥匙孔内。 ①逆时针旋转刻度盘, 使号码“19”连续四次对准换码标线 (X标记); ②顺时针旋转刻度盘, 使号码“73”连续三次对准换码标线 (X标记); ③逆时针旋转刻度盘, 使号码“58”连续二次对准换码标线 (X标记), 将钥匙恢复原位, 拉出钥匙, 换码成功。
注意事项	1、在开锁的旋转过程中, 不得出现回转。如密码是单组密码“50”时, 逆时针转过了“50”时不要回转, 再多转一圈重新对准“50”开锁。 2、开锁顺时针到“29”到“30”的刻度时会感觉到旋转困难, 这时实际上是因为在旋转过程中已经转到密码锁的锁舌了, 再稍用力顺时针旋转至“15”, 转盘已转不动密码锁已打开。 3、设置密码时请不要设置“25-40”之间的号码, 为保证密码锁保密性密码的设定尽量不要按照升序或是降序设定。 4、设置密码时需确保抽屉或柜门处于打开状态, 设置完成后在抽屉和柜门打开状态下测试无误后方可使用。 5、此密码锁为精密锁, 设置密码程序较为复杂。如之前未使用过此类类型密码锁的用户在设置密码锁密码时请先于我公司客服联系, 待充分理解换码程序后再进行密码设置。 6、本公司密码锁出厂时均经过严格质量检查, 由于用户操作原因而导致密码锁出现故障不在本公司保修范围内, 请客户操作时务必谨慎小心。

防磁信息安全柜



• 产品内部配置

- 1、本系列产品出厂锁具标准配置为一把机械防火锁，可根据用户实际需求选配防盗密码锁。
- 2、暗藏式门铰设计，在柜门开关的同时更加呵护双手的安全，减少外力带来的直接损坏，提高使用寿命。

获欧盟CE认证，7000高斯防磁认证（柜外施加7000高斯的较强磁场，柜内磁感应强度小于4高斯）、抽屉轨道通过SGS认证、国家质量监督检验机构检测。

用于存放重要的磁介质设备，如：磁盘、磁带、微缩片、胶卷、录音带、录像带、U盘、VCD/DVD、可移动磁盘等


- 1、采用双层电镀锌钢板整体冲压成型，在做到防火功能的同时拥有抵御普通和特殊钻割工具破坏的性能。
- 2、防磁柜密封性能良好，防磁处理能降低外部磁场对柜体内部的影响。
- 3、整体抗震结构、防火隔热、防尘防水，可抵御来自外界的磁场、湿气、灰尘和虫蛀的入侵，防止资料褪磁、霉变、锈蚀。



防火防磁柜参数

容积 (升)	高×宽×深 (mm)	抽屉配置	抽屉尺寸 高×宽×深 (mm)	存放光盘数 单片盒装 (盒)
60	500×525×465	2	120×380×320	240
120	1100×525×480	4	150×380×320	480
150	1300×525×480	6	150×380×320	720
180	1500×525×480	7大1小 4大5小	80×380×320 120×380×320	780
280	1520×700×500	7	150×524×355	1232
320	1800×700×500	9	150×524×355	1584

防磁信息安全柜密码锁使用说明

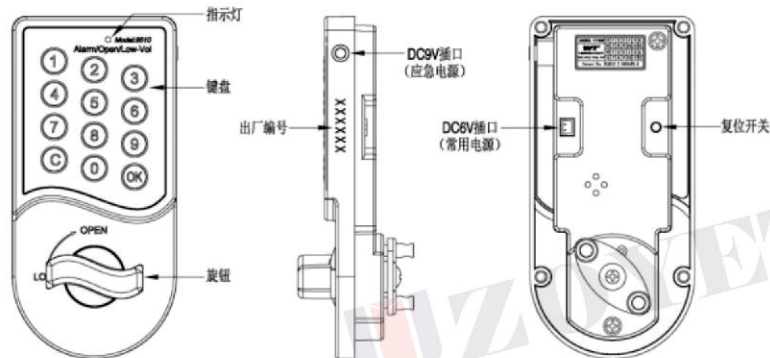

一、安装电池:

首次使用时请将应急电源(9V电池)插入DC9V插口;依次按0及OK键,听到长音(嘀~)后,顺时针转动旋钮开锁;开锁后请在柜内电池盒装上4节5号电池,拔出应急电源(9V电池)备用。

二、设置密码:

密码由1-15位数字组成,断电可以长期保存。

首次设置密码:按0键(注:0为出厂密码)→按C键→输入新密码(例:12345678)→按OK键,听到长音(嘀~)后新密码生效。

修改密码方法:输入旧密码→按C键→输入新密码→按OK键→新密码生效

三、开锁:

输入密码后按OK键,转动旋钮开锁。

在键盘上输入已设置的密码,每按一键均有声光提示,表示输入有效,输入完毕按OK键。若密码正确,指示灯将亮起,并有长音(嘀~)提示,此时可顺时针转动旋钮开锁。若在开启期间不转动旋钮,密码锁将自动复位上锁。若密码不正确,则有双音(嘀嘀)提示,表示输入错误,请重新输入正确密码。

四、上锁:

逆时针转动旋钮到LOCK位置即可上锁。

五、自动报警:

若连续四次输入的密码都是错误的,密码锁将发生报警。报警将持续60秒,在此期间输入正确密码并按OK键,可解除报警。此功能可防止他人破解密码。

六、电量不足提示:

当电量不足时,会在开锁时发出“嘀嘀嘀”三声提示。这时到电池耗尽还可开锁300次左右,请尽快更换电池。(普通锌锰电池一般可用1年左右,普通碱性电池一般可用2年左右。)

七、使用应急电源:

因电量不足,导致无法开锁,可从DC9V插口接上应急电源(9V电池)开锁。应急电源(9V电池)只用于应急开锁,开门后应随即更换电池。禁止长时间使用应急电源(9V电池),否则其电量将在24小时内耗尽。

八、紧急解锁(复位):

当用户不慎将密码忘记时,可以凭密码锁的出厂编号向销售商申请解码(即用管理密码开锁)。开锁后,按背面的复位开关,听到长音(嘀~)后,即恢复出厂密码。

• 常见问题处理

故障现象	主要原因	处理方法
输入密码后,嘀嘀两声,不能开锁	密码错误	参见复位(紧急解码)
输入正确密码后,嘀嘀三声不能开锁	电量不足	请更换电池
输入密码正确,听一声长音后不能开锁	旋钮不在正常锁定位置	将旋钮转回正常锁定位置
按锁无声音,可开锁	蜂鸣器损坏	需更换主板或蜂鸣器

故障现象	主要原因	处理方法
旋钮在“OPEN”处,不能上锁	旋钮打滑保护	逆时针转动旋钮90°可恢复正常
旋钮在“LOCK”处,不能开锁		顺时针转动旋钮90°可恢复正常
旋钮不在“OPEN”或“LOCK”处		若在关门状态,转动旋钮到“LOCK”处,可恢复正常 若在开门状态,顺时针转动旋钮到“OPEN”,可恢复正常

防磁防潮柜



获欧盟CE认证, 7000高斯防磁认证(柜外施加7000高斯的较强磁场, 柜内磁感应强度小于4高斯)、抽屉轨道通过SGS认证、国家质量监督检验机构检测。

- 1、防磁防潮柜是在防磁柜基础上配备了除湿模块, 使柜子可以用于湿度较高的环境中。
- 2、采用防潮箱控湿技术, 用于各类贵金属材料, 半导体器件和敏感器件的防氧化保存。
- 3、传感器: 采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术, 数字化频率输出端口, 通用性强, 更换方便, 准确率高。
- 4、控湿机芯: 外壳塑胶, 耐温达到300度以上, 分子筛、双重记忆合金弹簧, 确保机芯耐用性及抗疲劳性, 具有环保、节能、静音、不滴水等性能。
- 5、校正功能: 为了更好满足客户的需要, 在显示屏上增加了温湿度自我校正功能, 做到方便快捷。

防磁防潮柜参数

容积 (升)	高×宽×深 (mm)	抽屉配置	抽屉尺寸 高×宽×深 (mm)	存放光盘数 单片盒装 (盒)
280	1540×700×500	7	150×524×309	1050
320	1820×700×500	9	150×524×309	1350



铰链



钥匙锁



控湿处理器



抽屉

防磁防潮柜控制器使用说明



• 产品功能

- 1、防磁防潮柜应置于水平坚固的表面，背面留有一定空间方便排气，距离墙或其他物品不少于50mm。
- 2、连接好线，将主机上线串联连接好，插上电源（220V 50Hz）。
- 3、湿度设定，开机后LED有两组显示，左边显示为当前温度，不可调节。右边显示为当前湿度，可以调节。如需调节湿度时，请按下UP或DOWN按钮。
- 4、第一次通电及长时间没使用后再次使用，请空箱运行12小时以上，并确认湿度下降到较低水平。
- 5、湿度设定后，本产品对设定值有记忆功能，即使断电也无须再设定。

相对湿度	保管适湿范围
60%~45%	书、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸
45%~35%	照相机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁（光）碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡等
35%~20%	精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等
20%~10%	电子元器件、IC、BGA、试样、标准量具、种子、花粉、球根等对湿度要求较高的物料

请不要将防磁防潮柜放置以下地方：

- 1、气流方向，如空调机出风口处
- 2、高温地方
- 3、阳光直射的地方
- 4、烟雾、水汽的地方

• 注意事项

- 1、每次开门时间尽可能短，推荐控制在1分钟之内。
- 2、请尽量不要断电，以免影响使用。
- 3、当物体放入防磁防潮柜内时，由于物体本身所含湿气，防磁防潮柜内湿度将会上升，也许要花1至2天湿度才会下降。
- 4、除湿期间，外部叶片门打开，除湿机芯表面温度略高，这是正常的，请不要误认为是除湿机芯故障。
- 5、对于数显防磁防潮柜，除湿机芯的红绿指示灯时亮时灭，代表除湿机芯正常运行的状态。
- 6、当环境湿度低于设定的湿度时候，箱内湿度与环境湿度接近相同，属于正常现象。



柜门式防火柜



• 产品内部配置

- 1、配备专业防火密码锁, 可根据实际需要选配机械式密码锁或电子密码锁。
- 2、三点联动锁采用金库门专用技术, 门门耐高温, 多重安全防护。
- 3、柜内层板可单独取出调节上下层的空间, 并搭配垂直隔板使用, 强加资料存放时的稳固性, 更便于分类管理。



获欧盟CE认证, 30/60/120分钟防火等级。加强各类纸质文件及电子数据存储设备的管理, 确保资料的保密性。如:

纸质文件: 档案、凭证、合同、字画、股票、债券等

磁介质设备: 磁盘、磁带、微缩片、胶卷、录音带、录像带、U盘、VCD/DVD、可移动磁盘等

- 1、双层防火钢板构造, 内部注有专业防火材料, 防火性能得到进一步提升。
- 2、防火柜具有三重防火性能, 隔绝外部火源对柜体内部文件资料的损坏。
- 3、柜体表面采用静电喷粉工艺, 表面光滑平整。
- 4、铰链为特种钢打造, 柜门开启角度大于90°。
- 5、防火柜外观新颖, 设计高雅, 不管置放在何处都能良好地体现个人的品味。

柜门式防火柜参数

抽屉配置	外尺寸 高×宽×深 (mm)	内尺寸 高×宽×深 (mm)	标配层板	门类型
-	344×486×393	214×357×272	1块	单门/手动
1	743×612×575	593×462×360	1块	单门/手动
1	1143×612×575	993×462×360	2块	单门/手动
1	1600×755×635	1450×605×420	3块	单门/手动
2	1300×1090×715	1150×940×500	3块	双门/手动
2	1660×1090×715	1510×940×500	3块	双门/手动



上海众御实业有限公司

安全 存储 领域 制造商

统一服务热线: 400 0663 518
官方网站: <http://www.zoyetsafe.com>
电子邮箱: sales@zoyet.com



上海众御实业有限公司

安全 存储 领域 制造商

统一服务热线: 400 0663 518
官方网站: <http://www.zoyetsafe.com>
电子邮箱: sales@zoyet.com

产品保修卡

产品名称:

产品编号:

产品配置:

购买单位:

联系电话:

上海众御实业有限公司有着完善的销售及售后服务, 客户如有相关要求可致电: 4000-663-518, 请妥善保管好本卡及产品合格证, 不得转借或涂改, 遗失不补。上海众御实业有限公司产品保修期为出厂之日起的两年内。

以下情况不属于保修范围:

1. 用户遗失钥匙或折断钥匙, 或擅自拆卸导致的产品损坏
2. 用户遗失密码或自主更换密码, 调错号码
3. 用户不正确使用或其他人为因素导致的产品损坏
4. 用户提货离开仓库导致的外表油漆的磨损

